



RICHTIGES AN- UND AUSZIEHEN VON HANDSCHUHEN FÜR DEN EINMALGEBRAUCH

Schutzhandschuhe sind in vielen Industrien ein unverzichtbarer Bestandteil der persönlichen Schutzausrüstung. Werden Handschuhe richtig angezogen, leisten sie einen Beitrag zum Schutz des Trägers vor Gefahrstoffen und verhindern eine Verunreinigung von Produkten und Prozessen. Werden Handschuhe richtig ausgezogen, leistet der Träger einen Beitrag zur Vermeidung der Verunreinigung der eigenen Person und seines Umfelds. Nachstehend einige Tipps für das An- und Ausziehen von Handschuhen in einer Weise, die Arbeitsschutz und Produktintegrität gewährleistet.

HANDSCHUH-ANZIEHANLEITUNG

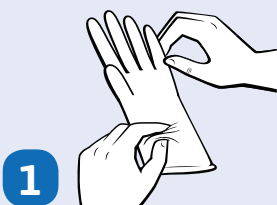

1 Nehmen Sie einen Handschuh aus dem Spender und überprüfen Sie ihn auf eventuelle Mikrolöcher oder Risse.

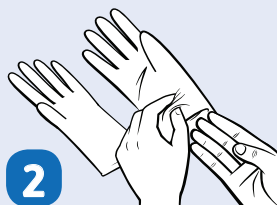

2 Falls der Handschuh typ beidhändig tragbar ist. Falls nicht, richten Sie die Finger und den Daumen des Handschuhs vor dem Anziehen an der jeweils passenden Hand aus.




3 Schieben Sie fünf Finger in die Stulpe. Ziehen Sie die Stulpe über das Handgelenk.



4 Überprüfen Sie den Handschuh auf seinen festen Sitz um die Finger und Innenhand. Die Stulpe muss das Handgelenk eng umschließen.


HANDSCHUH-AUSZIEHANLEITUNG

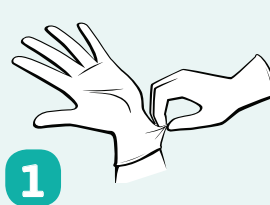


1 Greifen Sie die Außenkante des Handschuhs nahe am Handgelenkbund.



2 Ziehen Sie den Handschuh von der Hand ab, stülpen Sie die Innenseite nach außen. Halten Sie ihn in der gegenüberliegenden Handschuhhand.

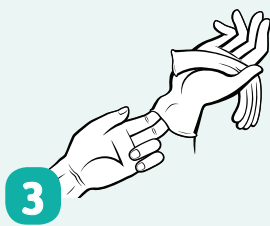

3 Gleiten Sie mit einem unbehandschuhten Finger unter den Handgelenkbund des restlichen Handschuhs. Achten Sie sorgfältig darauf, die Außenseite des Handschuhs dabei nicht zu berühren.

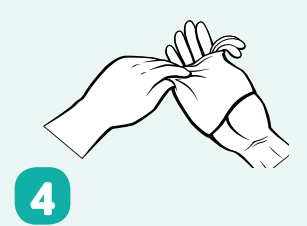

4 Ziehen Sie den restlichen Handschuh aus der Innenseite, so dass ein „Beutel“ entsteht, der beide Handschuhe enthält. Entsorgen Sie den Handschuh.